

# MANUAL DE USO

## LAVAOJOS de EMERGENCIA AUTOCONTENEDOR 6043 C396



**NOTA: Entregue esta información al Departamento de Mantenimiento**

**epitécnica**<sup>®</sup>  
*Protección Humana*



## ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

Verifique que el lavaojos y sus componentes no tengan golpes o daños que puedan afectar a su correcto funcionamiento.

La presencia de una ducha con lavaojos de emergencia no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular contra partículas sólidas o salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.

El control de caudal autoajustable asegura un flujo constante de 1,5 litros/min durante 15 minutos. Capacite al personal para el correcto uso de este Lavaojosde Emergencias Portátil


### CUMPLE CON NORMAS

UNE - EN 15.154-4

### FIJACION A LA PARED:

Utilice el soporte provisto y recuerde  fijar bien a la pared  ya que el lavaojos en condiciones de funcionamiento pesa 40 Kg, y al hacer uso de este equipo se debe tirar hacia abajo para que funcione.

Llene el tanque con agua limpia hasta el nivel, no incline el tanque para llenar mas, ya que de lo contrario el equipo no funcionará correctamente. Agregue el bactericida (art. 6800) para evitar la formación de algas

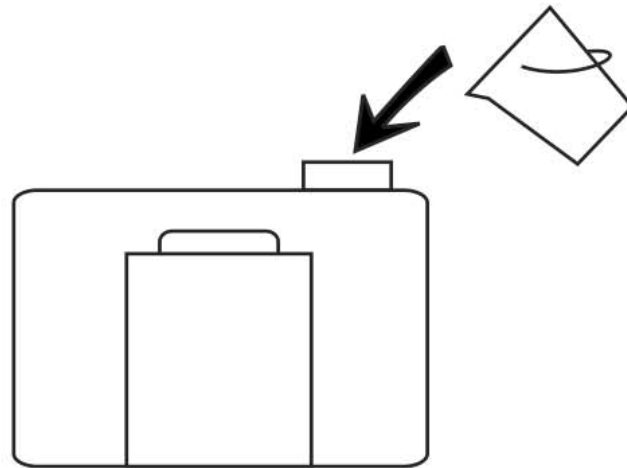

### GARANTIA:

Esta garantía cubre vicios de fabricación y/o fallas de funcionamiento, considerando que el cliente ha montado el equipo de acuerdo a las instrucciones de montaje adjuntas y respetando un uso apropiado, por el término de 12 meses a partir de la fecha de recepción del albarán

Epitecnica Europa, s.l. deslinda todo tipo de responsabilidad en el montaje del equipo, ya que se limita solamente a su provisión.


No serán atendidos aquellos equipos que presenten síntomas de maltrato, golpes o vandalismo.

No serán atendidos aquellos equipos que sean desarmados o reparados por personas no autorizadas


La responsabilidad de Epitecnica Europa, s.l. Se limita a la reparación del equipo, o su reemplazo total, según corresponda, trabajos que se efectuarán exclusivamente en nuestros talleres, quedando a cargo del cliente los transportes o traslados necesarios.

La garantía de este equipo será válida siempre y cuando se sigan correctamente las instrucciones de instalación que acompañan al equipo. Esta unidad debe ser utilizada solamente para la finalidad para la que fue diseñado.

Este equipo está diseñado para ayudar a los primeros auxilios. Debido a la amplia gama de condiciones existentes EPITECNICA EUROPA no puede garantizar que el uso de este equipo de emergencias pueda prevenir daños serios o que se agraven daños preexistentes

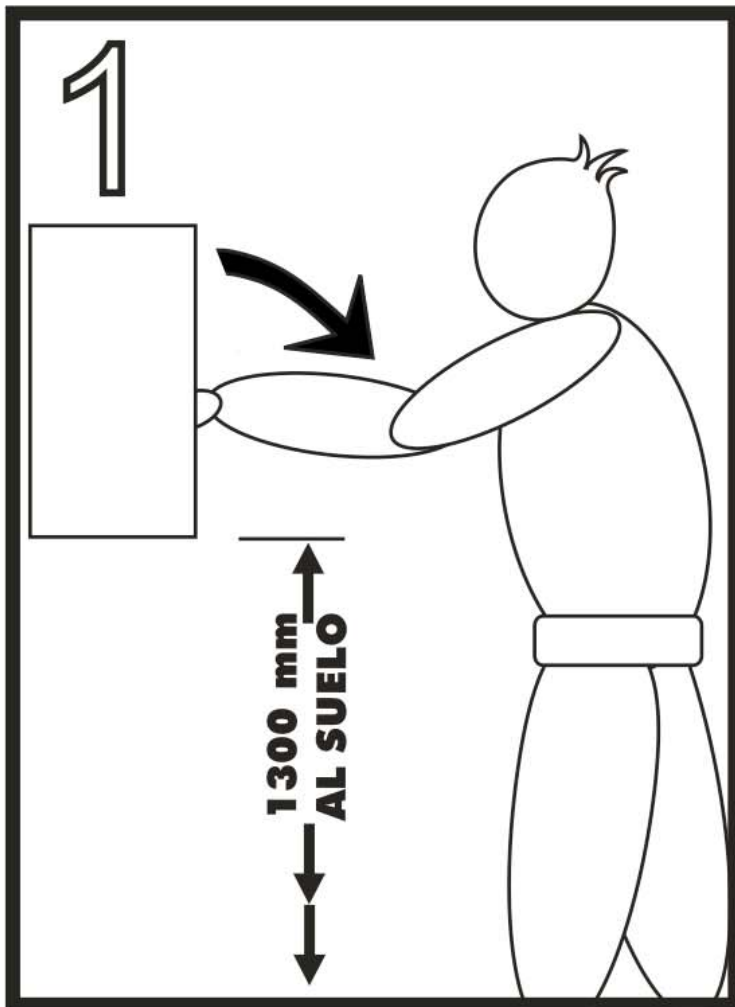

COLOQUESE FRENTE AL LAVAOJOS Y CON LA MANO TIRE DEL DISPOSITIVO CENTRAL COMO SE INDICA EN LA FIGURA 1

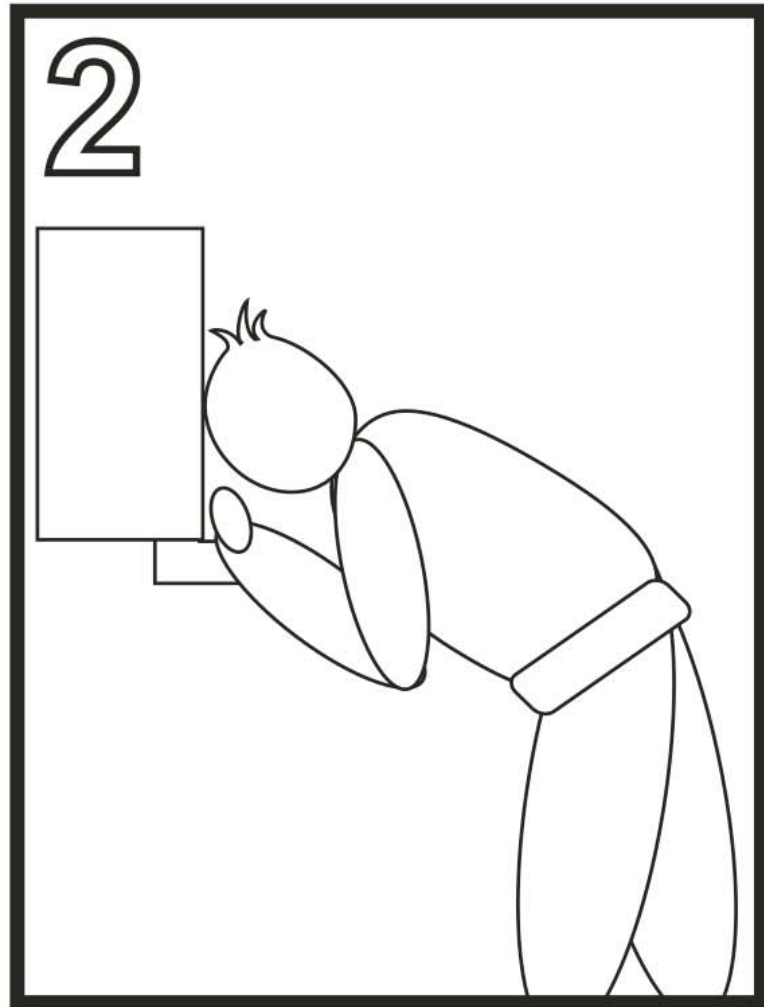

COLOQUE LA CARA DE MANERA TAL QUE EL AGUA MOJE LOS OJOS. CON LOS DEDOS MANTENGA LOS OJOS ABIERTOS PARA PODER LAVARSE BIEN. NO SE FROTE CON LAS MANOS



Este lavaojos puede ayudarlo a minimizar el daño de un accidente sufrido en sus ojos. No lo dañe o destruya, Ud. puede necesitarlo

**epitécnica**<sup>®</sup>  
*Protección Humana*

## RECUERDE:

El médico debe venir a atenderlo aquí, no abandone el lavaojos sin autorización del médico.

Este equipo provee más de 15 minutos de agua abundante. Cumple con normativas ANSI Z358.1 y UNE EN 15154

## MANTENIMIENTO:

**PASO 1:** Cuando el lavajos esta lleno de agua hasta el nivel de desborde, el equipo pesa aproximadamente **40 Kg**. Es un buen criterio para controlar el nivel de agua

**PASO 2:** Los lavajos autocontenedores deben ser revisados visualmente para determinar si el agua debe ser cambiada o si el nivel es el correcto

**PASO 3:** Tome las precauciones correctas para ayudar a prevenir el desarrollo de bacterias en el tanque del lavajos.

Recomendamos alguno de estos procedimientos:

- A. Utilice el Liquido Bactericida recomendado por el fabricante para ayudar a prevenir el desarrollo de bacterias en el tanque del lavajos. El lavajos debe vaciarse totalmente, hacer fluir agua por su interior y luego rellenarlo con agua potable y el Liquido Bactericida recomendado por el fabricante, y de acuerdo con las directivas del fabricante. Repetir el proceso cada 180 días
- B. Vacíe, deje fluir agua por su interior, y rellene el tanque al menos una vez por semana. Limpieza a fondo del tanque al menos una vez por mes.

**NOTA:**La bacteria Acanthamoeba sobrevive normalmente a la cloración leve y se encuentra normalmente en el agua de grifo. El Líquido Bactericida previene el desarrollo de la bacteria Acanthamoeba. El agua caliente a 70°C o mas destruye la bacteria Acanthamoeba. Importante dejar enfriar el lavajos antes de ponerlo en uso.

LISTADO DE PROBLEMAS	
PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCION
1. No fluye el agua del lavajos	1. a. Tanque vacío. Rellene el tanque b. Obstrucción en algún accesorio. Limpie la obstrucción
2. Flujo de agua pobre	2. a. Revisar los cabezales b. Revisar si hay obstrucciones. Si fuera necesario quitar los cabezales y limpiar el control de flujo
3. El lavajos funciona por menos de 15 minutos	3. Llene el tanque hasta el nivel de desborde.